

1. 按下本体正面的Lamp按钮、关闭lamp。




※根据设备的规格不通、按钮不一样的情况也有。

2. 关闭Lamp、足够冷却的情况下进行Lamp更换作业。



注意烧伤

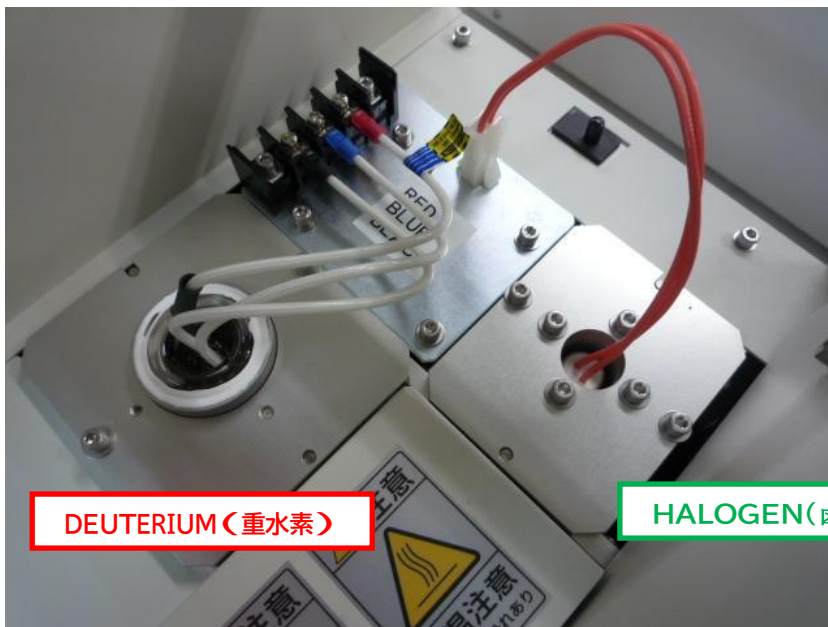


更换lamp的时候，为了避免lamp被指纹等污染的情况，请佩戴手套进行更换作业。

## DEUTERIUM(重水素)


※卤素灯更换的情况、参考手順10进行。

### 3. 重水素lamp更换。


松开螺丝（+），取下红、蓝、黑3根电线。

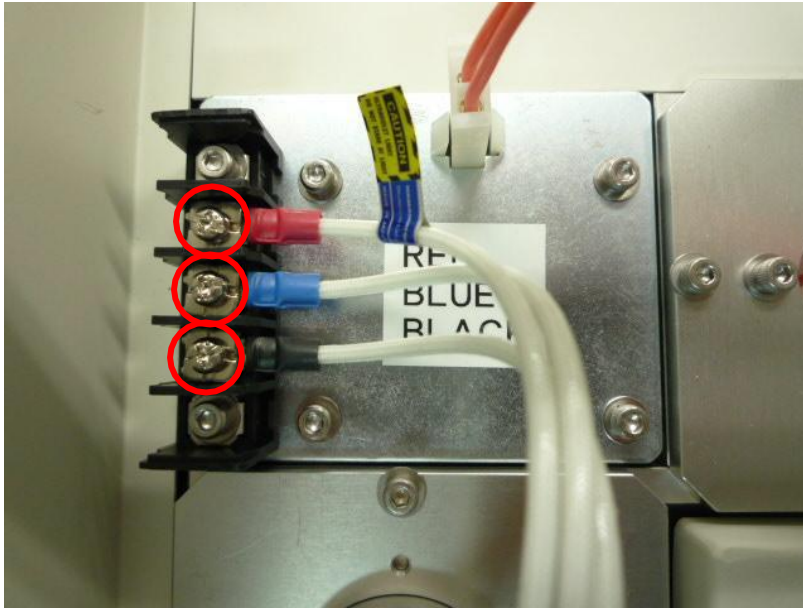

### 4. 取下固定flange的螺丝。

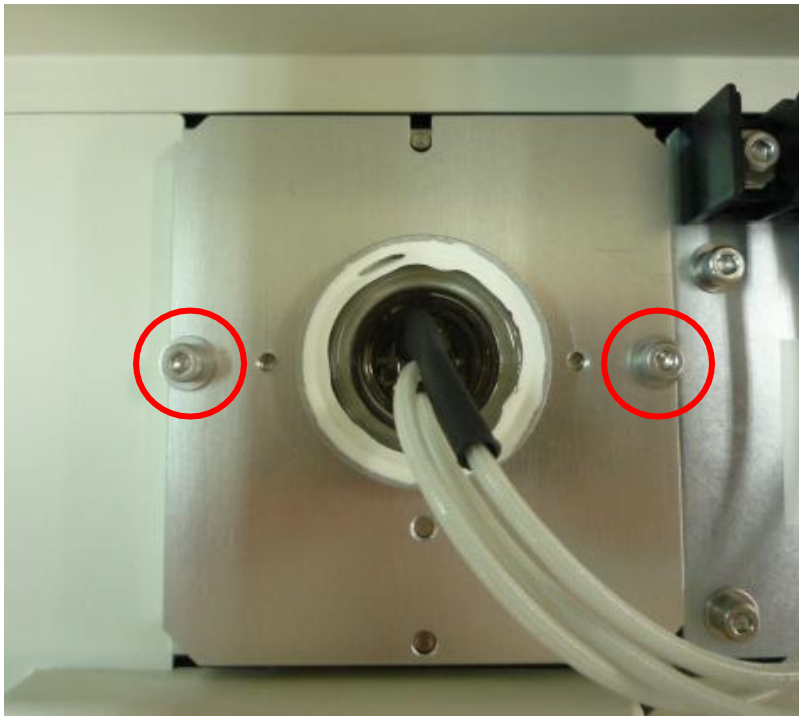



5. 取下后，如下图所示，请取下固定的lamp。

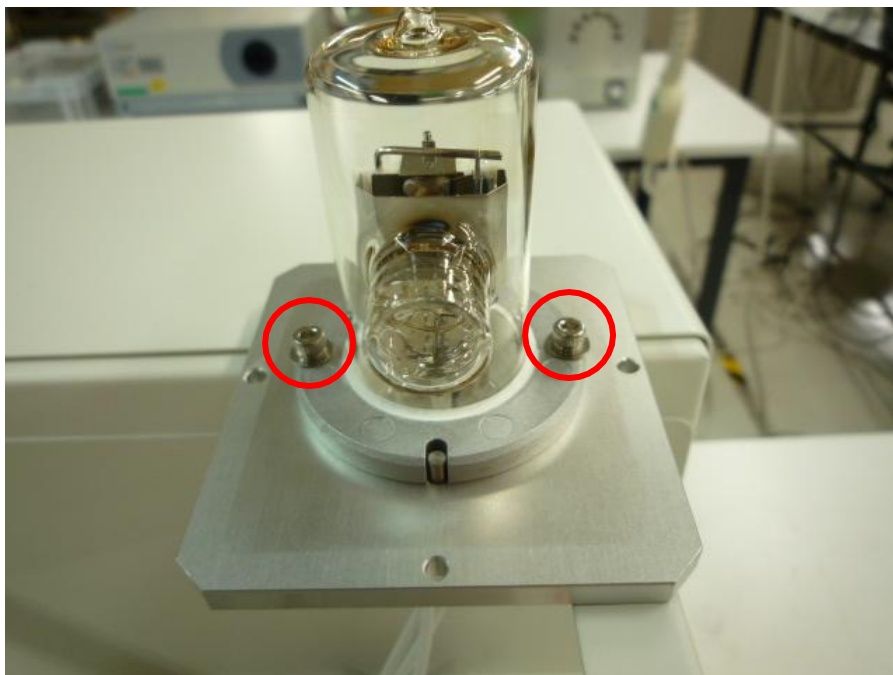

6. 取下后，如下图所示，取下固定的Lamp。




7. 安装新的Lamp。

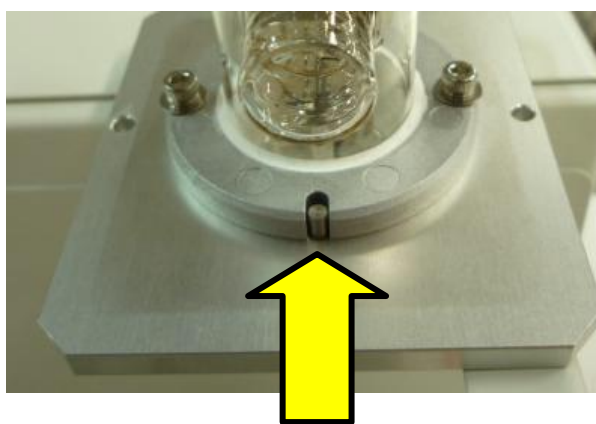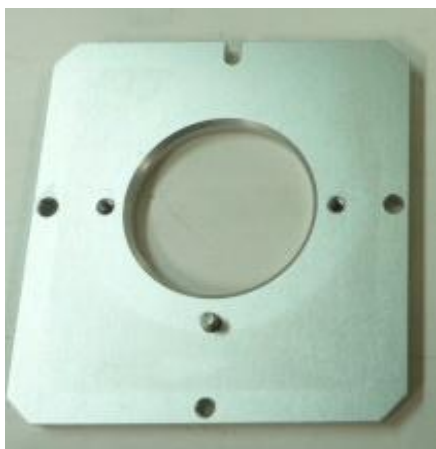


Lamp的位置有固定的Pin。  
请对齐pin后再固定lamp。

8. Flange固定在本体上。这边也有固定位置的PIN，请对齐后再进行固定。

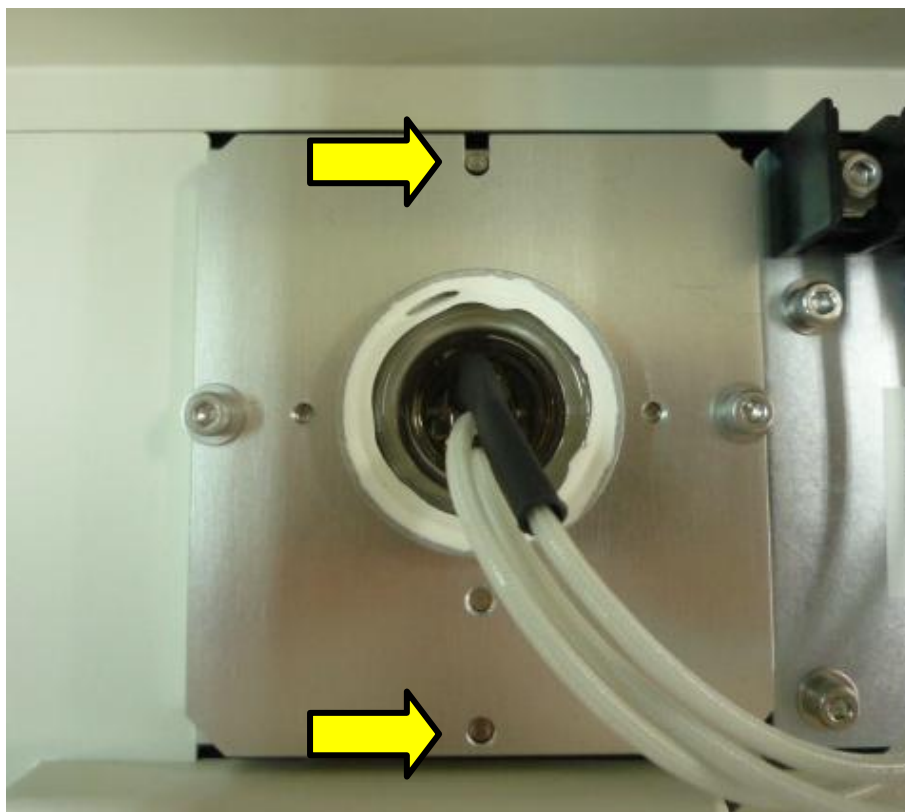

9. 安装重水素lamp的3根接线。


红、蓝、黑的3根接线用螺丝 (+) 固定。

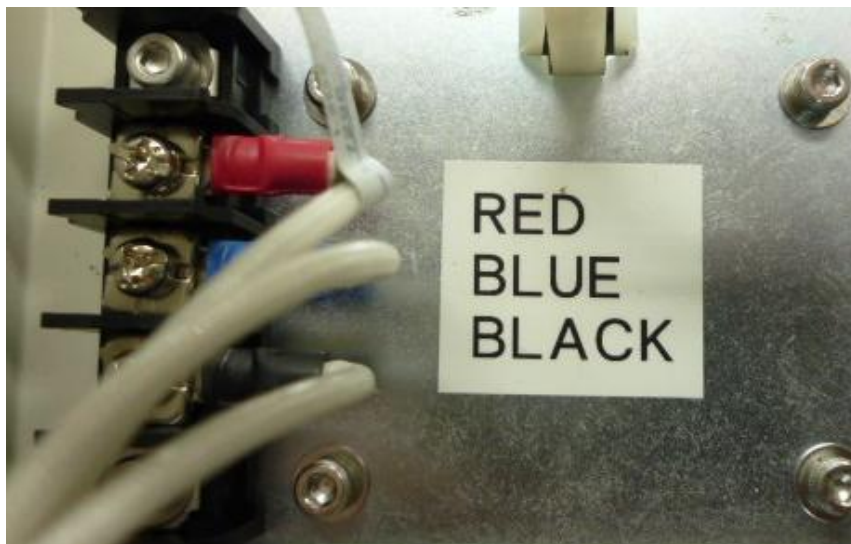


各个位置都有贴有标签。

### HALOGEN(卤素)


10. 取下卤素灯的接头。

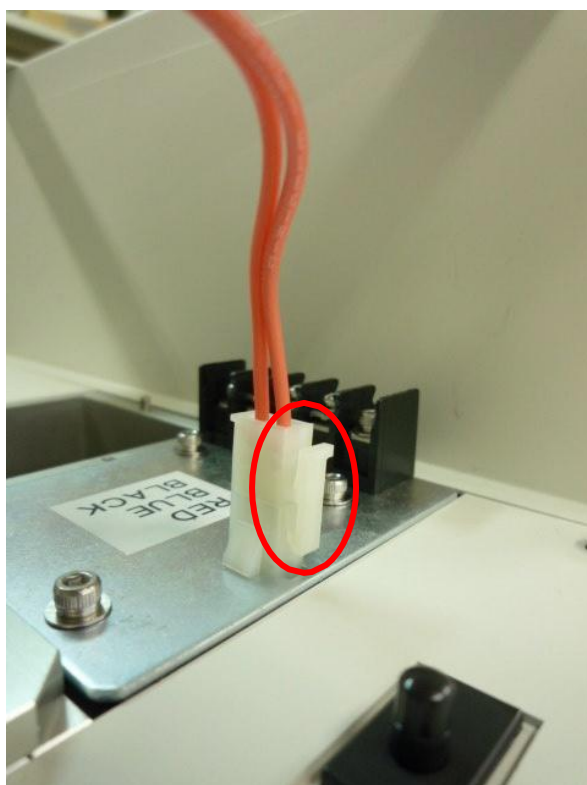



11. 取下固定Flange的螺丝。

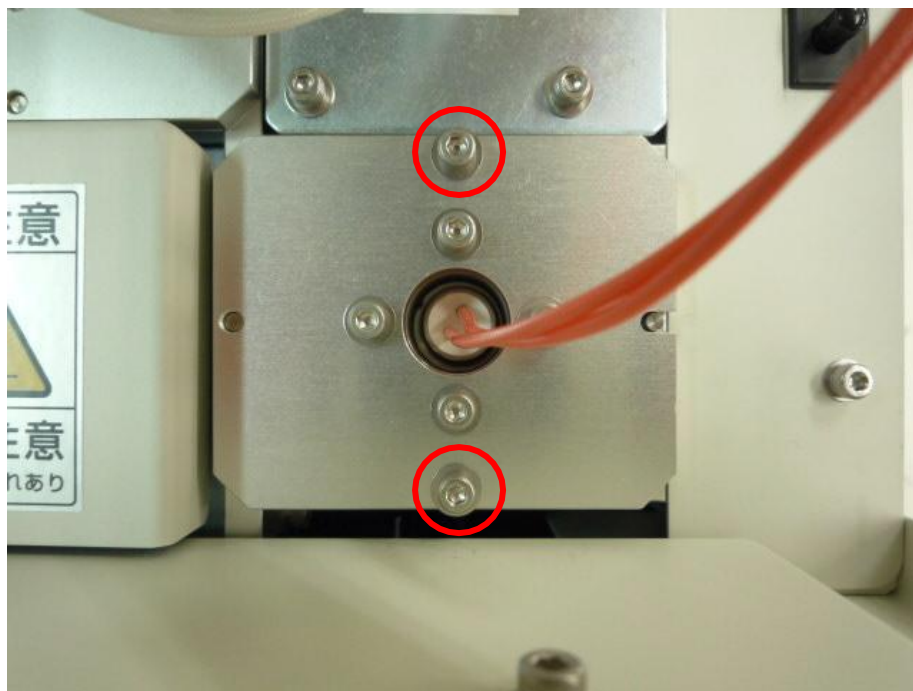

12. 取下后，如下图所示，取下固定的Lamp。

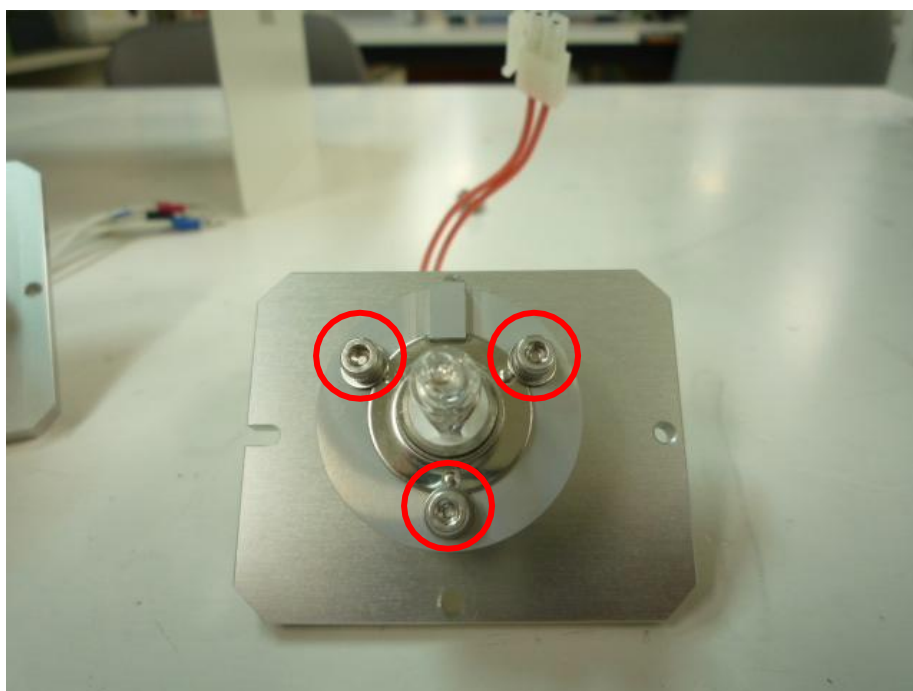


13. 安装新的lamp。

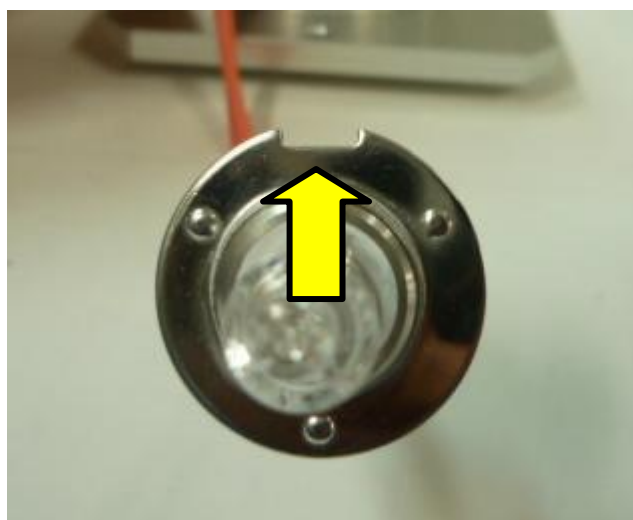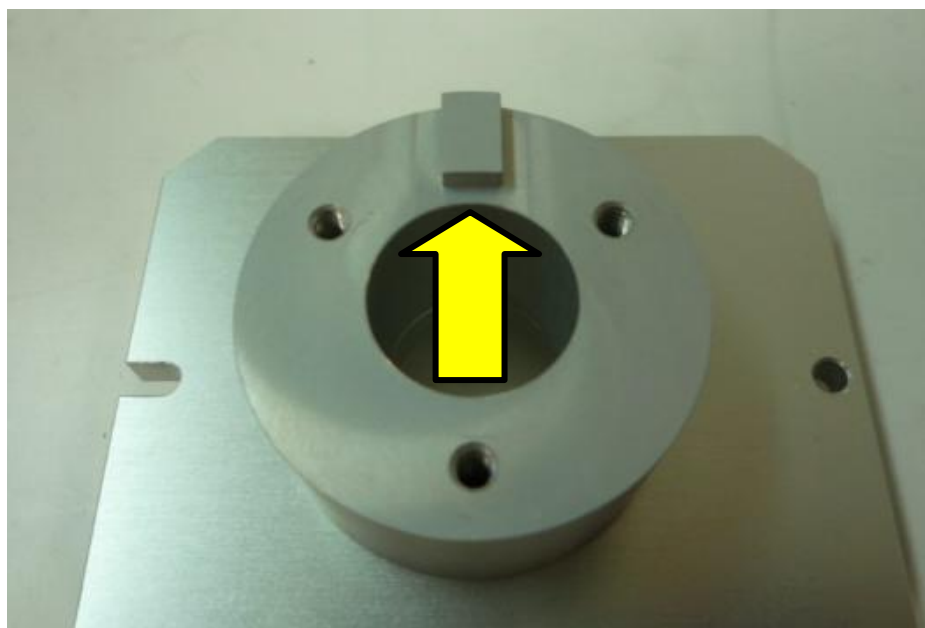


为了固定Lamp位置，预留了切口。

14. 安装新的lamp。

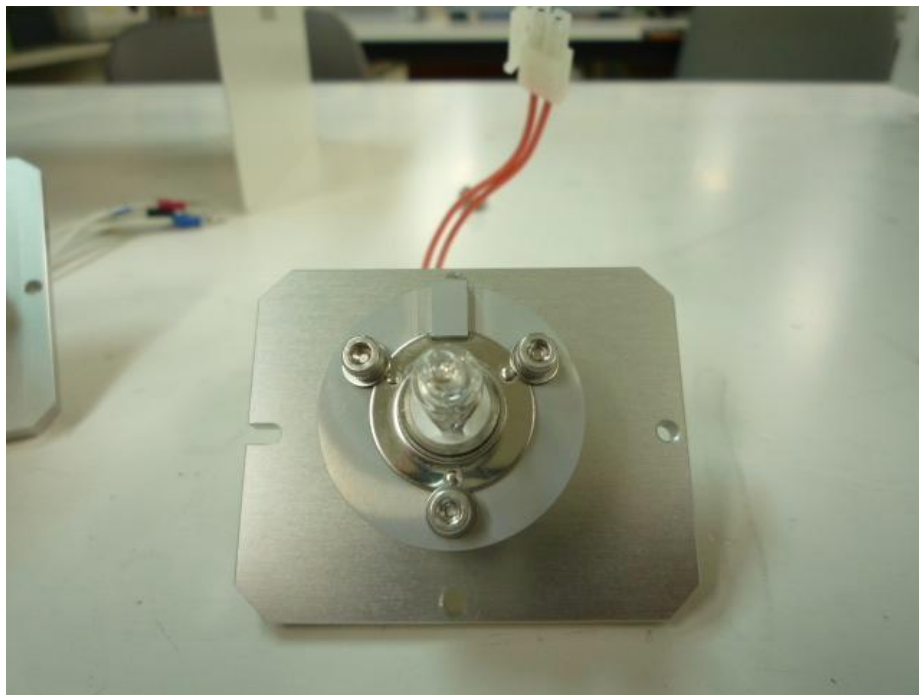

Lamp使用垫圈进行3点固定。

15. Flange固定在本体上。这边也有固定位置的PIN, 请对齐后在进行固定。

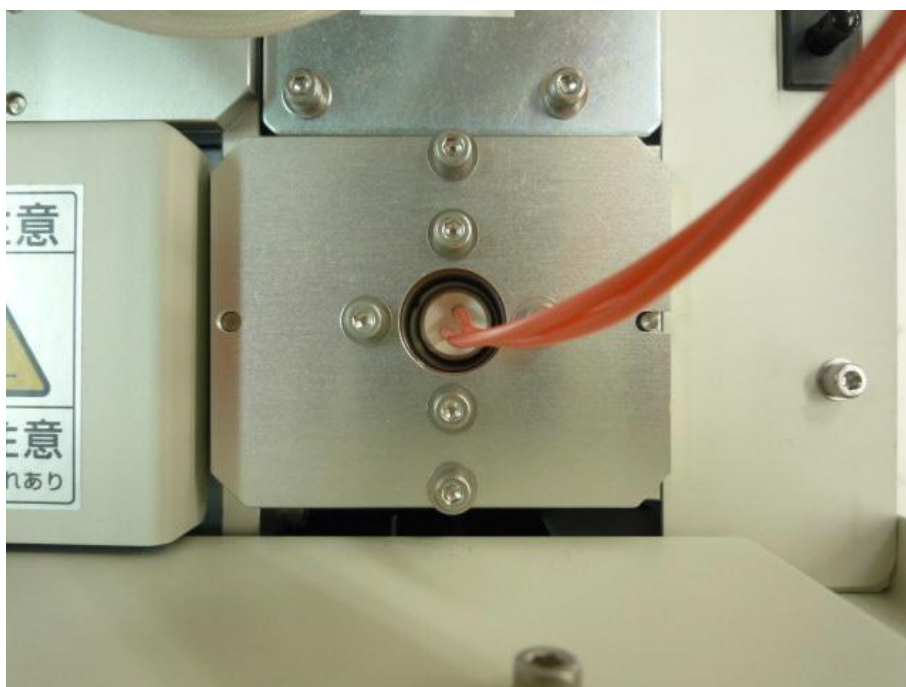

以上。